



Referência rápida para análises PCR 24E


1. Incube amostras em 24 LEB a 37°C. Consulte os tempos no Manual do usuário.

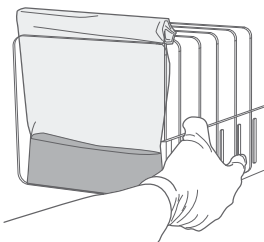


2. Crie um arquivo para o rack com dados sobre cada amostra.

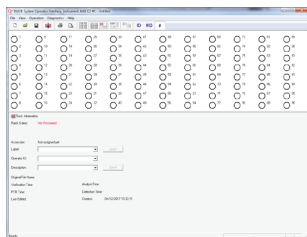


3. Adicione 1,8 mL de água destilada estéril ao agente lisador 1.

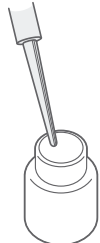


4. Combine o agente lisador 1 diluído com o agente lisador 2 na proporção de 4:1.

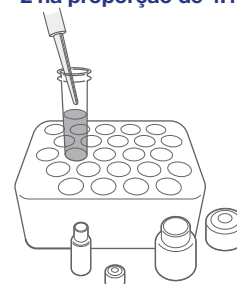


5. Adicione 50 µL de agentes lisadores combinados a cada um dos tubos de lise.

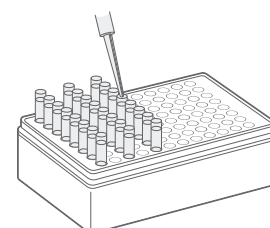


6. Transfira 0,5 mL de amostra enriquecida para os tubos de lise.

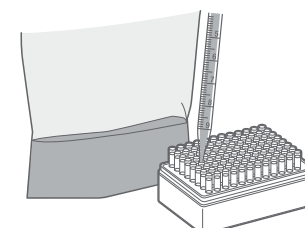

7. Aqueça a 37°C durante 30 minutos.*

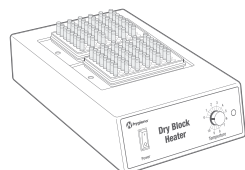


8. Misture 150 µL de protease com 12 mL de solução tampão de lise.

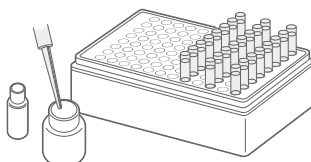


A mistura de reagentes de lise pode ser armazenada a uma temperatura de 2 a 8°C durante até uma semana.


9. Transfira 200 µL da solução de lise da etapa 8 para os tubos de lise.

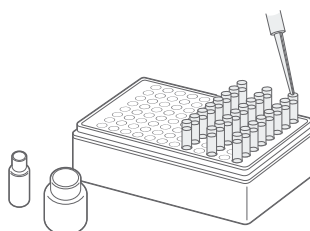


10. Transfira 5 µL do lisado preparado na etapa 7 para os tubos de lise que contêm a solução de lise pré-distribuída na etapa 9.

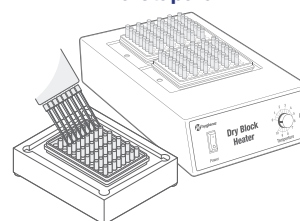

11. Aqueça a 55°C durante 30 minutos, e depois a 95°C durante 10 minutos.

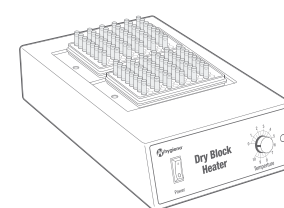


12. Resfrie durante 5 minutos.

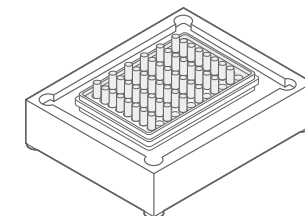


13. Inicie o termociclador.




14. Disponha os tubos de PCR no bloco de resfriamento.

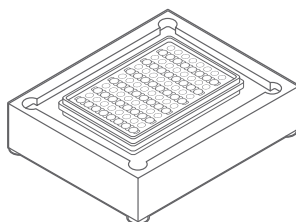


15. Hidrate os comprimidos de PCR com o lisado da etapa 12.

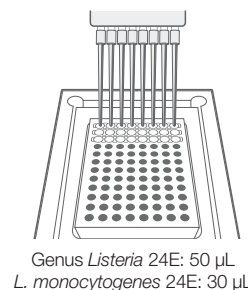

16. Coloque os tubos de PCR no termociclador e execute o programa.

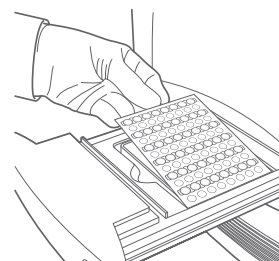

17. Analise os resultados na tela. Consulte o Manual do usuário para obter mais detalhes.

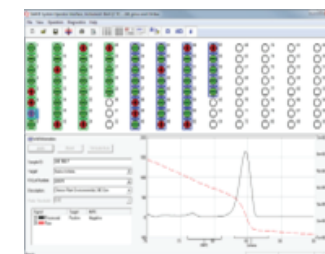

* As etapas 7, 11 e 12 também podem ser realizadas usando o bloco térmico automatizado Hygiena™. Consulte o Manual do usuário do bloco térmico automatizado para obter mais detalhes e instruções.

Referência rápida para análises PCR 24E

Análises 24E do sistema BAX®

Use esta tabela como referência rápida para determinar o volume necessário de agentes lisadores 1 e 2 para a quantidade de amostras que você estiver testando. Sempre misture uma quantidade suficiente de agentes lisadores para realizar no mínimo um teste extra em caso de perda ao pipetar.

Amostras	Agente lisador 1 (µL)	Agente lisador 2 (µL)	Amostras	Agente lisador 1 (µL)	Agente lisador 2 (µL)	Amostras	Agente lisador 1 (µL)	Agente lisador 2 (µL)
1	40	10	33	1320	330	65	2600	650
2	80	20	34	1360	340	66	2640	660
3	120	30	35	1400	350	67	2680	670
4	160	40	36	1440	360	68	2720	680
5	200	50	37	1480	370	69	2760	690
6	240	60	38	1520	380	70	2800	700
7	280	70	39	1560	390	71	2840	710
8	320	80	40	1600	400	72	2880	720
9	360	90	41	1640	410	73	2920	730
10	400	100	42	1680	420	74	2960	740
11	440	110	43	1720	430	75	3000	750
12	480	120	44	1760	440	76	3040	760
13	520	130	45	1800	450	77	3080	770
14	560	140	46	1840	460	78	3120	780
15	600	150	47	1880	470	79	3160	790
16	640	160	48	1920	480	80	3200	800
17	680	170	49	1960	490	81	3240	810
18	720	180	50	2000	500	82	3280	820
19	760	190	51	2040	510	83	3320	830
20	800	200	52	2080	520	84	3360	840
21	840	210	53	2120	530	85	3400	850
22	880	220	54	2160	540	86	3440	860
23	920	230	55	2200	550	87	3480	870
24	960	240	56	2240	560	88	3520	880
25	1000	250	57	2280	570	89	3560	890
26	1040	260	58	2320	580	90	3600	900
27	1080	270	59	2360	590	91	3640	910
28	1120	280	60	2400	600	92	3680	920
29	1160	290	61	2440	610	93	3720	930
30	1200	300	62	2480	620	94	3760	940
31	1240	310	63	2520	630	95	3800	950
32	1280	320	64	2560	640	96	3840	960

OBSERVAÇÃO: após aberto e diluído, o agente lisador 1 pode ser armazenado à temperatura ambiente (de 20 a 30°C) por até 6 meses. Após a combinação dos agentes lisadores 1 e 2, use a mistura dentro de 4 horas.